

水溶性封片剂

产品编号: F-2709
规格: 1ml/支×10 支
储存: 4℃ 一年有效

产品简介

本产品也称甘油明胶封片剂，是一种水性封片剂，可以用于常规各种切片、涂片等的封片。主要成分为明胶和甘油。

包装清单

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
F-2709	水溶性封片剂	1ml/支	10 支	4℃
--	说明书	1 份		

注意事项

- 1.水溶性封片剂在温度较低时呈固态，使用前需要在 40-50℃恒温箱或水浴锅中温育，并在完全溶解后使用。
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明

- 1.各种切片、涂片等样品染色完毕后，吸尽液体；
- 2.滴一滴水溶性封片剂于在样本上，盖上盖玻片，让样品接触封片剂，尽量避免气泡。
- 3.随后可在显微镜下观察样品。

广州市外显子生物技术有限公司

技术支持: focobiolab@126.com; Tel: 86-20-89269730

订购产品: focobio@126.com; Tel: 86-20-89895006